

新冠病毒 (2019-nCoV) 環境、食品及包裝快速測試套裝

取樣程序:

1. 取出一一次性拭子。
2. 把拭子沾上溶液 A 試劑。
3. 握住拭子手柄在樣本表面上施加壓力。沿至少兩個不同方向移動並旋轉拭子。
建議取樣表面積為 25cm²，請勿讓拭子完全乾燥。(參見圖 1)
4. 將拭子直接放入 PrimeStore® MTM* 試劑瓶中。折斷手柄，保留拭子頭部份於 PrimeStore® MTM 試劑瓶中。
5. 在標籤上填上樣本資料及日期。
6. 把貼紙貼上已放了拭子的 PrimeStore® MTM 試劑瓶上。
7. 完成後便放入錐形離心管中並填寫申請表格。
8. 填好申請表連同錐形離心管放入化驗樣本袋中，並貼好密封標籤貼紙。
9. 最後放進保護性氣泡袋內並填好袋外標籤。

警告:

- 請勿吞服任何試劑，避免接觸眼睛。
- 請將本品放在兒童不能接觸的地方。
- 如不慎接觸，須以大量清水沖洗並儘速求醫。

注意事項:

1. 請勿將溶液 A 或 PrimeStore® MTM 試劑瓶內之試劑轉移到其他器皿中。
2. 請勿打開 PrimeStore® MTM 試劑瓶的蓋子超過 10 分鐘。
3. 使用者有責任在收集樣品之前制定相關防護措施。
4. 樣本僅供研究使用，不可應用於醫療診斷程序。

常見問題


1. **在取樣之前，我應該...**
 - 建立取樣計劃。(例如：取樣位置，取樣頻率等)
 - 建立防護措施及相應程序以降低感染風險。(例如：配戴手套)

您可以瀏覽 WHO 或 CDC 網站以參考更多關於取樣方法的資料。
2. **COVID-19 和 2019-nCoV 有什麼區別？**
 - 2019 年冠狀病毒疾病 (COVID-19) 是由新型冠狀病毒 2019 (2019-nCoV) 或稱為嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒 2 (SARS-CoV-2) 引起的。
3. **此測試可作人類診斷用途嗎？**
 - **不可以。**此測試只適用於評估所測試之環境，食物及包裝表面有否受到 2019-nCoV 污染。
4. **使用此試劑盒時，有甚麼安全事項需要注意？**
 - PrimeStore®MTM 試劑瓶含有還原劑和離散劑。吞嚥、皮膚接觸或吸入對人體有害，亦可能會造成眼睛損傷。
 - 如果不慎接觸，請以大量清水沖洗並儘速求醫。
5. **拭子取樣後如何清潔該區域？**
 - 可以使用 60-80% 乙醇，80% 異丙醇或 5% 次氯酸鹽溶液清潔。
6. **我可以用這試劑盒的拭子去擦拭我的嘴或手嗎？**
 - **不可以。**試劑中可能含有有毒成分。
7. **攜帶樣本到指定收集點是否安全？**
 - PrimeStore®MTM 試劑瓶內的病毒和其他病原體已被滅活，僅保留核酸作測試，故可安心攜帶樣本到指定收集點。

包裝規格:

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. 一次性拭子 | 1 支 |
| 2. 溶液 A 試劑 | 1 瓶 |
| 3. PrimeStore® MTM 試劑瓶 | 1 瓶 |
| 4. 錐形離心管 | 1 支 |
| 5. MTM 試劑貼紙 | 1 張 |
| 6. 密封標籤貼紙 | 1 張 |

圖 1. 建議取樣拭子移動方向

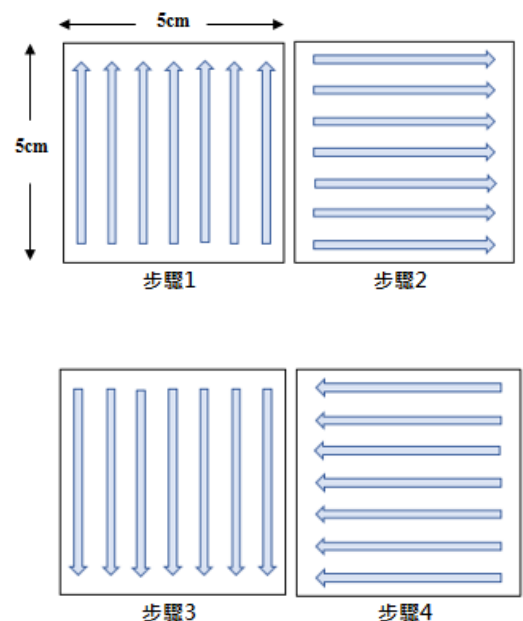

8. 試劑盒內的拭子已開封或破損了，我是否仍可以使用？

➢ 不可以。請聯繫我們進行更換。

9. 試劑瓶有破損或發現洩漏，我是否仍可以使用？

➢ 不可以。請聯繫我們進行更換。

10. 所收集的樣本是否需要置藏或存於某些特定環境之下？

➢ 不需要。請把樣本放入我們提供的袋子中，儲存於室溫中並在 5 天內將樣本送回指定收集點。

11. 若樣本呈陽性結果，是否意味着 COVID-19 陽性？

➢ 不是。測試結果僅表示樣本存有 2019-nCoV 病毒基因，不能為冠狀病毒疾病 COVID-19 作診斷。



*註：本套裝採用符合美國食品與藥物管理局(FDA)及美國疾病防治中心 (CDC) 的安全指引之 Longhorn's PrimeStore®MTM 試劑技術。

可參考用戶手冊影片